

Manuel d'utilisation Delvotest® T


Delvotest® T est très facile à utiliser. Veiller à prélever un échantillon de lait représentatif et suivre les étapes ci-dessous pour un résultat fiable sur votre échantillon de lait.



1. Retirer le nombre voulu d'ampoules de leur cadre. Prendre garde à ne pas endommager l'opercule des ampoules restantes.



2. Ouvrir les ampoules en perçant un petit trou dans l'opercule aluminium avec le coin du cadre ou une lame de ciseaux. Numéroter les ampoules pour identifier les échantillons.

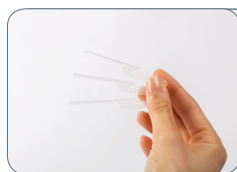

3. Prendre une nouvelle pipette de prélèvement pour chaque échantillon. Utiliser chaque pipette une seule fois. Ne pas toucher la pointe de la pipette, celle-ci devant entrer en contact avec le lait.



4. Remplissage de la pipette: presser une fois sur le petit ballonnet supérieur de la pipette et maintenir la pression, tout en plongeant le bout de la pipette dans l'échantillon de lait d'environ 1 cm. Relâcher la pression sur le ballonnet. La pipette se remplit alors du volume voulu (0,1 ml) de lait.

NB: Après le pipetage, la petite quantité de lait en excédent sera recueillie dans le réservoir de la pipette (le petit ballon du bas). Si ce réservoir est resté vide, répéter le pipetage.



5. Remplir l'ampoule avec le lait de la pipette, en appuyant doucement sur le ballon du haut jusqu'à évacuation complète.

NB: La petite quantité de lait en excédent contenue dans le ballonnet du bas y reste.



6. Vérifier la température de l'incubateur ($64^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$). Insérer les ampoules remplies de lait dans l'incubateur. Utiliser un échantillon témoin, ou mesurer le temps avec le compte-minutes (en réglant celui-ci sur la bonne durée, 3 heures et 15 minutes).



7. Une fois le temps écoulé, lire la couleur de l'agar-agar solide au fond de chaque ampoule. Le temps à respecter avant lecture est de 3 heures et 15 minutes.

Jaune : résultat négatif pour l'échantillon de lait, celui-ci ne contient pas d'antibiotiques ou leur concentration reste au dessous du seuil de détection.

Violet: échantillon testé positif, il contient des antibiotiques à une concentration égale ou supérieure au seuil de détection.

Point d'attention:

1. Utiliser la carte couleur incluse pour interpréter au mieux les résultats du test. Lorsque le temps de control est utilisé, la couleur du contrôle n'est pas un jaune écarlate. Il est important de se référer à la carte couleur afin de parfaitement évaluer le jaune négatif (couleur de gauche). Une incubation trop longue réduit la sensibilité du test. L'incubation d'échantillons de lait de brebis nécessite 10 minutes de plus que ceux de lait de vache et de chèvre.
2. Afin de pouvoir lire le test plus longtemps après l'incubation, les tests peuvent être plongés dans un bain de glace. Le froid arrête le changement de couleur.
3. La partie 1/3 supérieure du test peut rester violette alors que les 2/3 inférieurs sont jaunes. Le résultat est alors négatif.

La carte couleur Delvotest® T

