

4502501

Table de préparation numérique chauffante professionnelle 220 V / 110 V



1. MANUEL D'UTILISATION

Merci d'avoir acheté la table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V. Ce manuel a été rédigé à l'intention de l'utilisateur de la table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation et utiliser la table de préparation chauffante de manière appropriée.

- Le manuel d'utilisation de la table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V a été rédigé avec le plus grand soin. Si certaines informations vous semblent peu claires ou erronées, veuillez en informer votre représentant ;
- La conception de cette table de préparation chauffante est sûre et conviviale, à condition de l'utiliser de manière normale.
- En cas d'utilisation imprudente et/ou incorrecte, ou en cas de négligence concernant cette table de préparation chauffante, il existe un risque de blessures corporelles.
- Veuillez à ne pas perdre ce mode d'emploi et à le conserver soigneusement. Il est recommandé de le ranger à proximité de la table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V afin de pouvoir le consulter à tout moment.

2. DONNÉES

- Alimentation : 110 V/60 Hz ou 220 V/50 Hz, CA ;
- Puissance : 50 W ;
- Plage de réglage de la température : 20⁰ C (> température ambiante) à 50⁰ C ;
- Précision de réglage de la température : 1⁰ C ;
- Plage d'affichage de la température : 0,1 °C ;
- Écart entre la température réglée et la température affichée : < ±1 °C ;
- Écart entre la température réelle de la cuve et la température affichée : < ±1 °C.

2.1 Application :

La table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V permet de maintenir une température constante et est principalement utilisée en biotechnologie pour l'observation de cellules vivantes. Vous pouvez régler la température entre 20⁰ C (supérieure à la température ambiante) et 50⁰ C ; vous devez ensuite patienter quelques minutes jusqu'à ce que la température que vous avez pré-réglée s'affiche à l'écran.

2.2 Équipement standard :

- Régulateur de température : 2 écrans LED numériques et deux boutons pour régler la température, interrupteur MARCHE/ARRÊT à l'arrière.
- Contrôle de la température : élément chauffant intégré et capteur de chaleur de dimensions 150 mm x 130 mm x 5,8 mm
- Câble d'alimentation : 1 pièce
- Ruban adhésif : 1 rouleau
- Fusibles de rechange : 2 pièces
- 2 vis et 2 douilles

3. CARACTÉRISTIQUES


- Installation compatible : peut être installé à n'importe quel stade du microscope.
- Atteinte rapide d'une température constante : une fois l'appareil mis sous tension et la température réglée, il faut environ 1 à 2 minutes pour que la platine atteigne la température constante prédéfinie.

4. INSTALLATION


1. Placez le support de lames au bas de la platine croisée et fixez la platine chauffante sur celle-ci à l'aide de ruban adhésif.
2. Branchez le câble de données de la table de préparation chauffante dans le connecteur situé à l'arrière de l'unité de commande.
3. Vérifiez la tension d'entrée tension d'entrée qui avec le régulateur de température devrait correspondre à la tension locale. Il est possible de passer de 110 V à 220 V si nécessaire.
4. Branchez la fiche du régulateur de température dans la prise. Activez l'interrupteur situé à l'arrière. La table de préparation chauffante est prête à l'emploi.

4.1 Installation de la table de préparation chauffante :

1. Retirez les deux vis de fixation des clips coulissants. Retirez les clips coulissants de la surface d'appui.

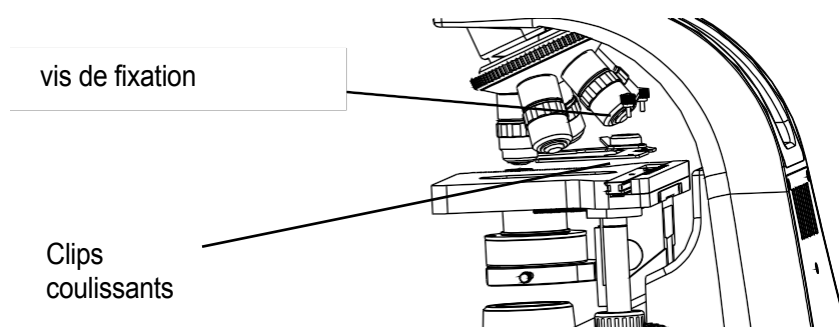


2. Fixez la table de préparation chauffante sur la table croisée à l'aide du ruban adhésif double face situé sur la face inférieure.

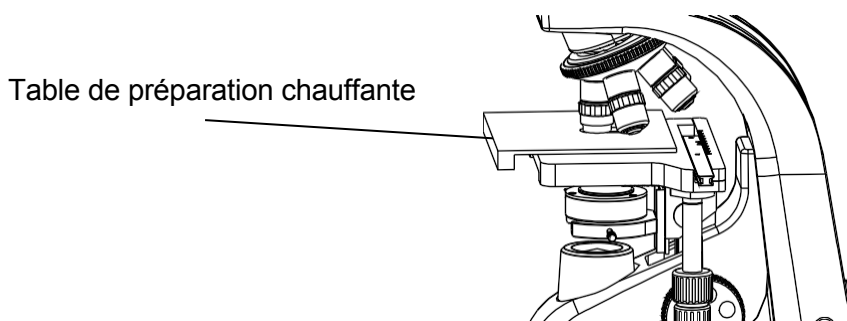


3. Fixez les clips coulissants sur la table. Fixez les clips coulissants et la table de préparation chauffante à l'aide des vis et des douilles fournies.

Vis

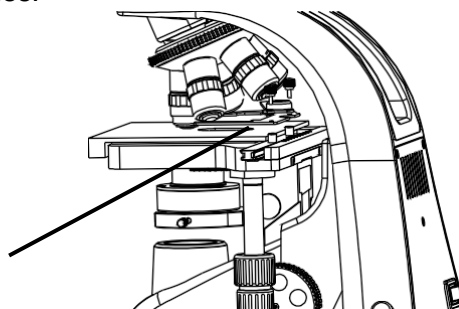

4. Fixez les clips coulissants à l'aide des deux vis de fixation et des deux douilles.

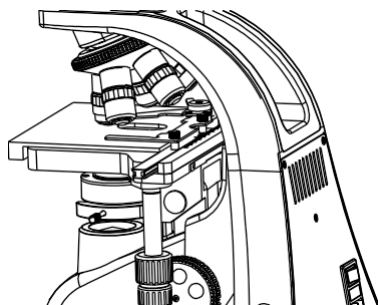

5. UTILISATION

- Vérifiez la tension d'entrée : celle-ci doit correspondre aux tensions indiquées au dos du régulateur de température.
- Une fois la température réglée, veuillez patienter quelques instants jusqu'à ce que la température se stabilise et que la température réglée soit atteinte. La table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V est alors prête à l'emploi.
- Veillez à maintenir la table de préparation chauffante numérique professionnelle 220 V / 110 V propre et rangez-la dans un endroit frais et sec.