

4502501

Professionelt digitalt opvarmet præparatbord 220 V / 110 V



1. BRUGERVEJLEDNING

Tak, fordi du har købt det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V. Denne vejledning er udarbejdet til brugeren af det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V.

Læs vejledningen grundigt igennem inden brug, og sørg for at anvende det opvarmede præparatbord korrekt.

- Brugsanvisningen til det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V er udarbejdet så præcist som muligt. Hvis der er noget, der er uklart eller forkert angivet, bedes du kontakte din forhandler.
- Dette opvarmede præparatbord er designet til at være sikkert og brugervenligt, så længe det anvendes på normal vis.
- Ved ukorrekt og/eller forkert brug samt ved forsømmelse af dette opvarmede præparatbord er der risiko for personskader.
- Sørg for, at du ikke mister brugsanvisningen, og opbevar den omhyggeligt. Det anbefales at opbevare brugsanvisningen sammen med det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V, så du til enhver tid kan slå op i den.

2. OPLYSNINGER

- Indgang: 110 V/60 Hz eller 220 V/50 Hz, vekselstrøm;
- Effekt: 50 W;
- Temperaturreguleringsområde: 20⁰ C (> stuetemperatur) til 50⁰ C;
- Indstillingsinterval for temperatur: 1⁰ C;
- Temperaturvisningsområde: 0,1⁰ C;
- Forskel mellem indstillet og vist temperatur: <+/-1⁰ C;
- Forskel mellem den faktiske temperatur i kammeret og den viste temperatur: <+/-1⁰ C.

2.1 Anvendelse:

Det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V kan opretholde en konstant temperatur og anvendes hovedsageligt inden for bioteknologi ved observation af levende celler. Du kan indstille temperaturen mellem 20⁰ C (> stuetemperatur) og 50⁰ C. Derefter skal du vente et par minutter, indtil den forudindstillede temperatur vises på displayet.

2.2 Standardudstyr:

- Temperaturregulator: 2 digitale LED-skærme og to knapper til justering af temperaturen, TIL/FRA-kontakt på bagsiden.
- Temperaturregulering: indbygget varmeelement og varmesensor med målene 150 mm x 130 mm x 5,8 mm
- Strømkabel: 1 stk.
- Tape: 1 rulle
- Ekstra sikringer: 2 stk.
- 2 skruer og 2 møtrikker

3. EGENSKABER


- Egned installation: Kan installeres i alle faser af mikroskopet.
- Hurtig opnåelse af konstant temperatur: Når strømmen er tændt og temperaturen er indstillet, tager det ca. 1-2 minutter, før præparatbordet har nået den forudindstillede konstante temperatur.

4. INSTALLATION


1. Tag fat i diafingeren nederst på krydsbordet, og fastgør det opvarmede præparatbord til krydsbordet med tape.
2. Sæt datakablet fra det opvarmede præparatbord i stikket på bagsiden af kontrolenheden.
3. Kontroller det markerede indgangsspænding, at med den temperaturregulatoren skal skal svare til den lokale spænding. 110 V eller 220 V kan ændres, hvis det er nødvendigt.
4. Sæt stikket fra temperaturregulatoren i stikkontakten. Tænd for kontakten på bagsiden. Det opvarmede præparatbord er klar til brug.

4.1 Montering af det opvarmede præparatbord:


1. Fjern de to fastgørelsesskruer fra glideklipsene. Fjern glideklipsene fra bærefladen.

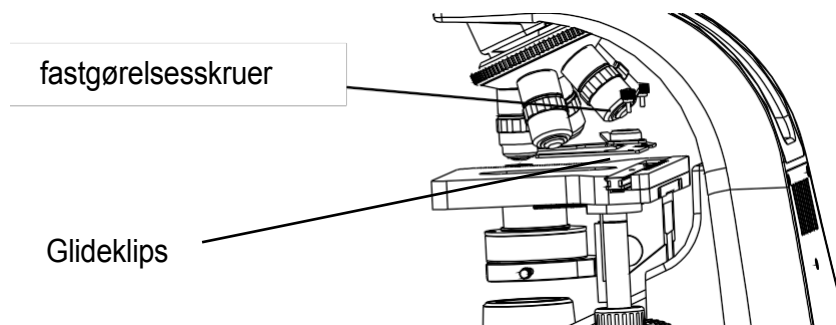


2. Fastgør det opvarmede præparatbord til krydsbordet ved hjælp af den dobbeltsidede tape på undersiden.

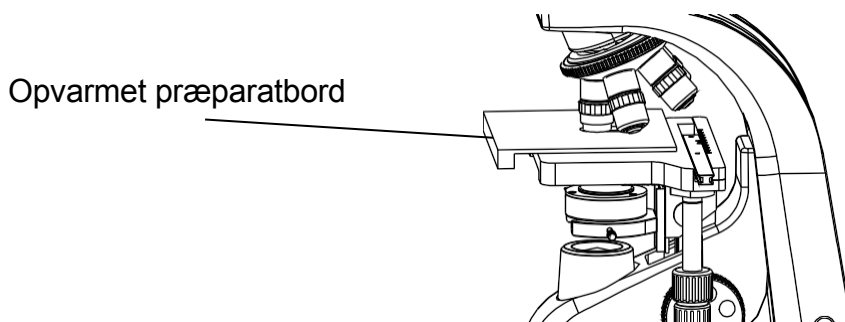

3. Fastgør skydeklemmerne på bordet. Fastgør skydeklemmerne og det opvarmede præparatbord med de medfølgende skruer og bøsninger.

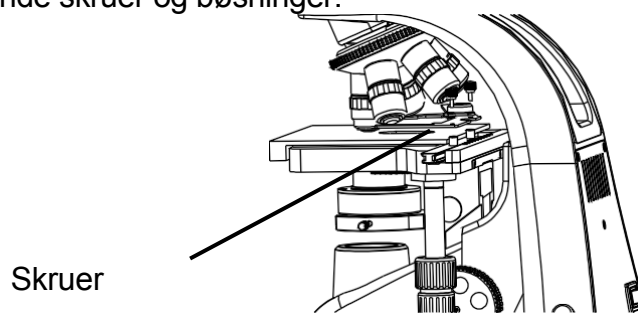

4. Fastgør skydeklemmerne med de to fastgørelsesskruer og de to bøsninger.

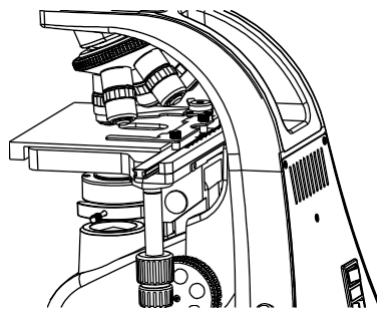

5. BRUG

- Kontroller indgangsspændingen: Den skal svare til de spændinger, der er angivet på bagsiden af temperaturregulatoren.
- Når du har indstillet temperaturen, skal du vente et øjeblik, indtil temperaturen er stabil, og den indstillede temperatur er nået. Derefter er det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V klar til brug.
- Hold det professionelle digitale opvarmede præparatbord 220 V / 110 V rent, og opbevar det på et køligt og tørt sted.