

4502501

Tavolo di preparazione digitale riscaldato professionale 220 V / 110 V



1. MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il tavolo da preparazione professionale digitale riscaldato 220 V / 110 V. Il presente manuale è stato redatto per l'utente del tavolo da preparazione professionale digitale riscaldato 220 V / 110 V. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso e utilizzare correttamente il tavolo da preparazione riscaldato.

- Il manuale del tavolo da preparazione riscaldato digitale professionale 220 V / 110 V è stato redatto con la massima accuratezza possibile. Qualora vi fossero informazioni poco chiare o errate, si prega di segnalarle al proprio rappresentante;
- Il design di questo tavolo da preparazione riscaldato è sicuro e di facile utilizzo, purché venga impiegato in modo corretto.
- Un uso improprio e/o errato, nonché la mancata manutenzione di questo tavolo da preparazione riscaldato, comportano il rischio di lesioni personali.
- Assicuratevi di non smarrire il manuale e di conservarlo con cura. Si consiglia di conservare il manuale insieme al tavolo di preparazione digitale professionale riscaldato 220 V / 110 V, in modo da poterlo consultare in qualsiasi momento.

2. DATI

- Alimentazione: 110 V/60 Hz o 220 V/50 Hz, CA;
- Potenza: 50 W;
- Intervallo di regolazione della temperatura: da 20° C (> temperatura ambiente) a 50° C;
- Passo di regolazione della temperatura: 1° C;
- Intervallo di lettura della temperatura: 0,1° C;
- Scostamento tra la temperatura impostata e quella visualizzata: <+/-1° C;
- Differenza tra la temperatura effettiva dello stadio e quella visualizzata: <+/-1° C.

2.1 Applicazione:

Il tavolo di preparazione digitale riscaldato professionale da 220 V / 110 V è in grado di mantenere una temperatura costante e viene utilizzato principalmente nel campo delle biotecnologie durante l'osservazione di cellule vive. È possibile impostare la temperatura tra 20° C (> temperatura ambiente) e 50° C; successivamente, occorre attendere alcuni minuti affinché sul display compaia la temperatura precedentemente impostata.

2.2 Dotazione standard:

- Regolatore di temperatura: 2 display LED digitali e due pulsanti per la regolazione della temperatura, interruttore ON/OFF sul retro.
- Controllo della temperatura: riscaldatore integrato e sensore di calore con dimensioni di 150 mm x 130 mm x 5,8 mm
- Cavo di alimentazione: 1 pezzo
- Nastro adesivo: 1 rotolo
- Fusibili di ricambio: 2 pezzi
- 2 viti e 2 dadi

3. CARATTERISTICHE


- Installazione compatibile: può essere installato in qualsiasi fase del microscopio.
- Raggiungimento rapido della temperatura costante: dopo aver acceso l'alimentazione e impostato la temperatura, occorrono circa 1-2 minuti prima che il tavolino porta-preparati raggiunga la temperatura costante preimpostata.

4. INSTALLAZIONE


1. Afferrare la linguetta nella parte inferiore del tavolino a croce e fissare il tavolino riscaldato al tavolino a croce con del nastro adesivo.
2. Inserire il cavo dati del tavolo di preparazione riscaldato nel connettore situato sul retro del pannello di controllo.
3. Verificare la tensione di ingresso che con il termostato dovrebbe corrispondere alla tensione locale. È possibile passare da 110 V a 220 V, se necessario.
4. Inserire la spina del regolatore di temperatura nella presa di corrente. Accendere l'interruttore sul retro. Il tavolo di preparazione riscaldato è pronto per l'uso.

4.1 Installazione del tavolo da preparazione riscaldato:

1. Rimuovere le due viti di fissaggio dalle clip scorrevoli. Rimuovere le clip scorrevoli dalla superficie di appoggio.

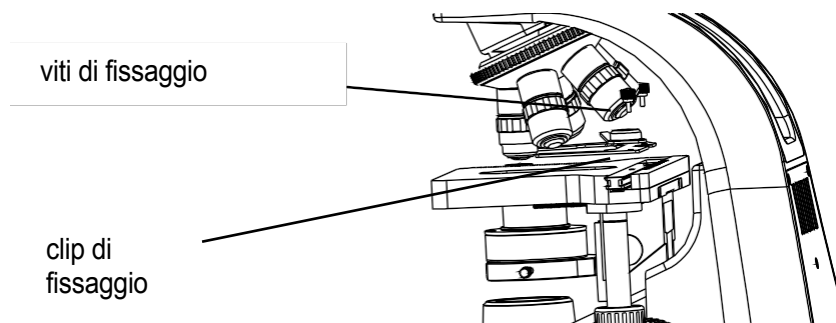


2. Fissare il tavolo riscaldato per preparati al tavolo a croce utilizzando il nastro biadesivo presente sul lato inferiore.

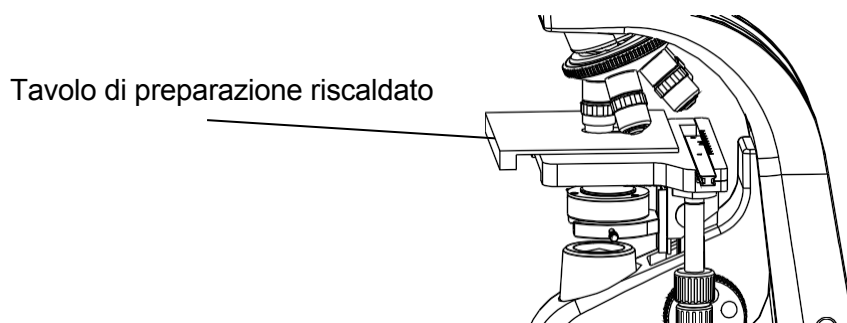


3. Fissare le clip scorrevoli sul tavolo. Fissare le clip scorrevoli e il tavolo di preparazione riscaldato con le viti e le dadi in dotazione.

Viti

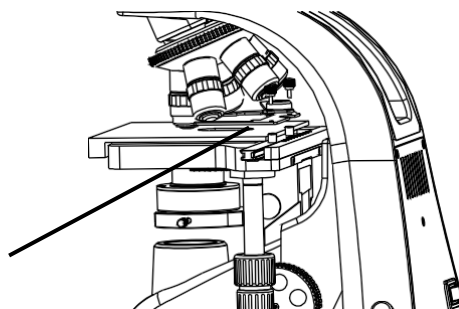

4. Fissare le clip scorrevoli con le due viti di fissaggio e le due boccole.

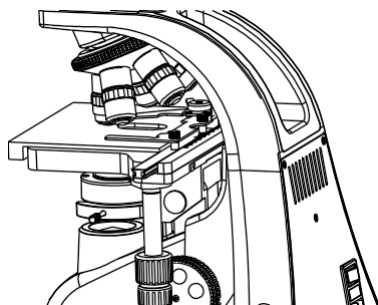

5. UTILIZZO

- Controllare la tensione di ingresso: deve corrispondere alle tensioni indicate sul retro del termoregolatore.
- Dopo aver impostato la temperatura, attendere qualche istante affinché la temperatura si stabilizzi e venga raggiunta la temperatura impostata. A questo punto, il tavolo da preparazione riscaldato digitale professionale 220 V / 110 V è pronto per l'uso.
- Mantenere pulito il tavolo da preparazione riscaldato digitale professionale 220 V / 110 V e riporlo in un luogo fresco e asciutto.