

4502501

Professioneller digital beheizbarer Präparationstisch 220 V / 110 V



1. BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den professionellen digitalen beheizbaren Präparationstisch 220 V / 110 V entschieden haben. Diese Bedienungsanleitung richtet sich an den Benutzer des professionellen digitalen beheizbaren Präparationstisches 220 V / 110 V.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und verwenden Sie den beheizten Präpariertisch ordnungsgemäß.

- Die Bedienungsanleitung für den professionellen digitalen beheizbaren Präpariertisch 220 V / 110 V wurde so korrekt wie möglich erstellt. Sollten Unklarheiten oder Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter.
- Die Konstruktion dieses beheizbaren Präparationstisches ist sicher und benutzerfreundlich, solange Sie den Präparationstisch bestimmungsgemäß verwenden.
- Bei unsachgemäßer und/oder fehlerhafter Nutzung sowie bei Vernachlässigung dieses beheizten Präpariertisches besteht die Gefahr von Körperverletzungen.
- Achten Sie darauf, die Bedienungsanleitung nicht zu verlieren und bewahren Sie sie sorgfältig auf. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung am besten zusammen mit dem professionellen digitalen beheizbaren Präpariertisch 220 V / 110 V auf, damit Sie jederzeit darin nachschlagen können.

2. ANGABEN

- Eingangsspannung: 110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz, Wechselstrom;
- Leistung: 50 W;
- Temperaturregelbereich: 20°C (> Raumtemperatur) bis 50°C;
- Temperatur-Einstellschritt: 1°C;
- Anzeigebereich der Temperatur: 0,1°C;
- Abweichung zwischen eingestellter und angezeigter Temperatur: <+/-1°C;
- Abweichung zwischen der tatsächlichen Temperatur im Innenraum und der angezeigten Temperatur: <+/-1°C.

2.1 Anwendung:

Der professionelle digitale beheizbare Präpariertisch 220 V / 110 V kann eine konstante Temperatur aufrechterhalten und wird hauptsächlich in der Biotechnologie bei der Beobachtung lebender Zellen eingesetzt. Sie können die Temperatur zwischen 20°C (> Raumtemperatur) und 50°C einstellen; anschließend müssen Sie einige Minuten warten, bis die von Ihnen voreingestellte Temperatur im Display erscheint.

2.2 Standardausstattung:

- Temperaturregler: 2 digitale LED-Anzeigen und zwei Tasten zur Temperatureinstellung, Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite.
- Temperaturregelung: integriertes Heizelement und Wärmesensor mit den Abmessungen 150 mm x 130 mm x 5,8 mm
- Netzkabel: 1 Stück
- Klebeband: 1 Rolle
- Ersatzsicherungen: 2 Stück
- 2 Schrauben und 2 Unterlegscheiben

3. EIGENSCHAFTEN


- Geeignete Installation: Es kann in jeder Phase des Mikroskops installiert werden.
- Schnelles Erreichen einer konstanten Temperatur: Nach dem Einschalten und der Temperatureinstellung dauert es ca. 1–2 Minuten, bis der Präparattisch die voreingestellte konstante Temperatur erreicht hat.

4. INSTALLATION


1. Nehmen Sie den Diahalter an der Unterseite des Kreuztisches und befestigen Sie den beheizten Präparattisch mit Klebeband am Kreuztisch.
2. Stecken Sie das Datenkabel des beheizten Präparattisches in den Anschluss an der Rückseite des Steuergeräts.
3. Überprüfen Sie die markierte Eingangsspannung, die mit dem Temperaturregler mit der örtlichen Spannung entsprechen. 110 V oder 220 V können bei Bedarf umgestellt werden.
4. Stecken Sie den Stecker des Temperaturreglers in die Steckdose. Schalten Sie den Schalter auf der Rückseite ein. Der beheizte Präparationstisch ist betriebsbereit.

4.1 Installation des beheizten Präpariertisches:


1. Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Schiebeklammern. Nehmen Sie die Schiebeklammern von der Auflagefläche ab.

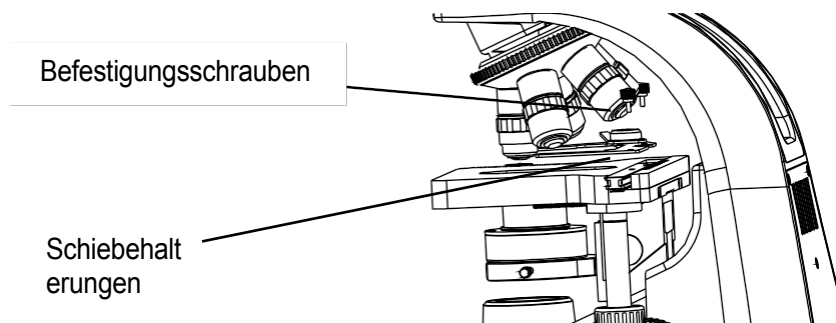


2. Befestigen Sie den beheizten Präpariertisch mit dem doppelseitigen Klebeband an der Unterseite auf dem Kreuztisch.

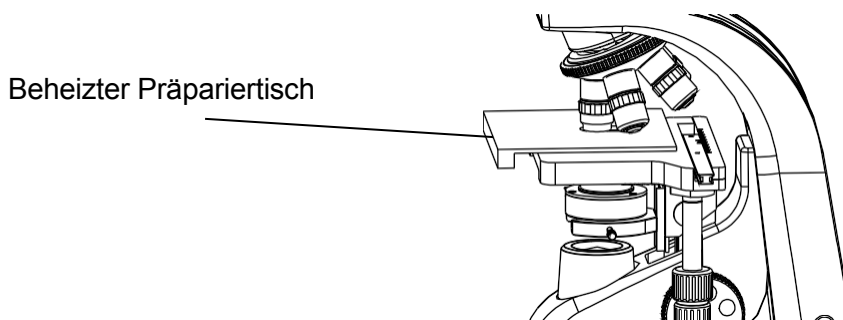

3. Befestigen Sie die Schiebeklammern am Tisch. Befestigen Sie die Schiebeklammern und den beheizten Präpariertisch mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben.

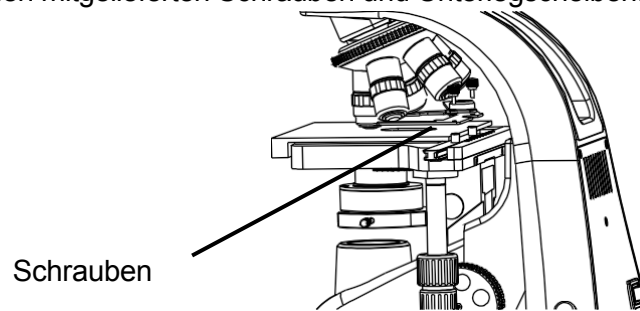

4. Befestigen Sie die Schiebeklammern mit den beiden Befestigungsschrauben und den beiden Unterlegscheiben.

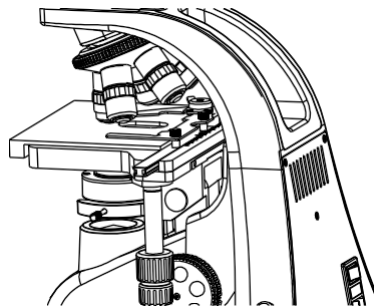

5. VERWENDUNG

- Überprüfen Sie die Eingangsspannung: Diese muss mit den auf der Rückseite des Temperaturreglers angegebenen Spannungen übereinstimmen.
- Nachdem Sie die Temperatur eingestellt haben, warten Sie bitte kurz, bis sich die Temperatur stabilisiert hat und die eingestellte Temperatur erreicht ist. Danach ist der professionelle digitale beheizbare Präpariertisch 220 V / 110 V betriebsbereit.
- Halten Sie den professionellen digitalen beheizbaren Präpariertisch 220 V / 110 V sauber und bewahren Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort auf.